


新手快速入门之如何使用 CDS 软件来导出定性&定量结果报告？


刘炜

（富美实（上海）化学技术有限公司，上海 200000）


在上一节内容中，我们学习了如何使用安捷伦 CDS 软件在数据分析界面进行外标法和内标法校正曲线的绘制。接下去在本节中，我们将学习如何使用 CDS 软件将定量及定性结果报告导出。

◆要想顺利导出报告，那首先需要报告模板，CDS 软件安装完后，在数据分析界面左下角的“Reporting”栏下是没有报告模板的，需要使用者手动进行默认报告模板加载。在 Data analysis 界面下，选择左下角“Data selection 数据选择”，然后找到菜单栏“导入/导出”选项，点击下方“导入默认模板”，这样模板就有了。

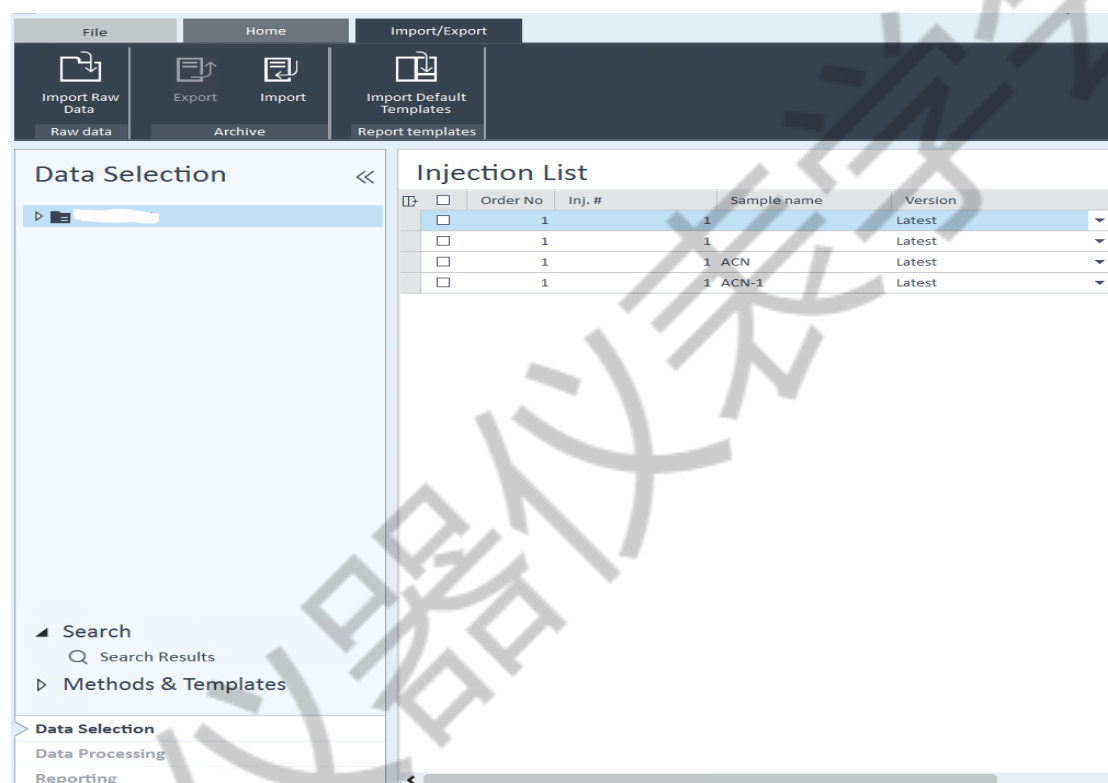


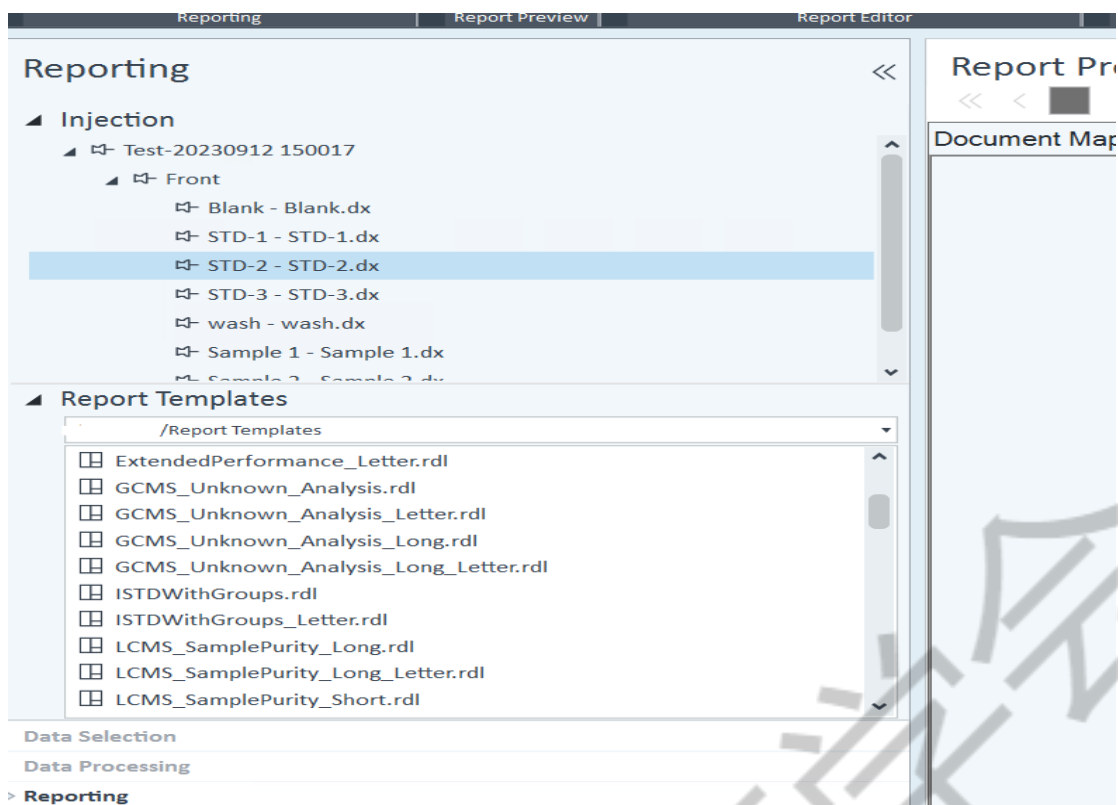


◆模板有了以后我们需要将想导出的数据链接到模板，使用我们想要的模板进行数据导出，这里有一个小技巧，在批处理方法下的 report 中，我们可以选择我们想要的模板，然后设置导出文件的类型以及路径，接下去保存批处理方法。如果我们分析的是同一个项目，那么以后我处理数据的时候直接打开之前保存这个批处理方法，然后更新一下曲线信息，其余不动，另存一下，这样就不用每次再去找报告模板。

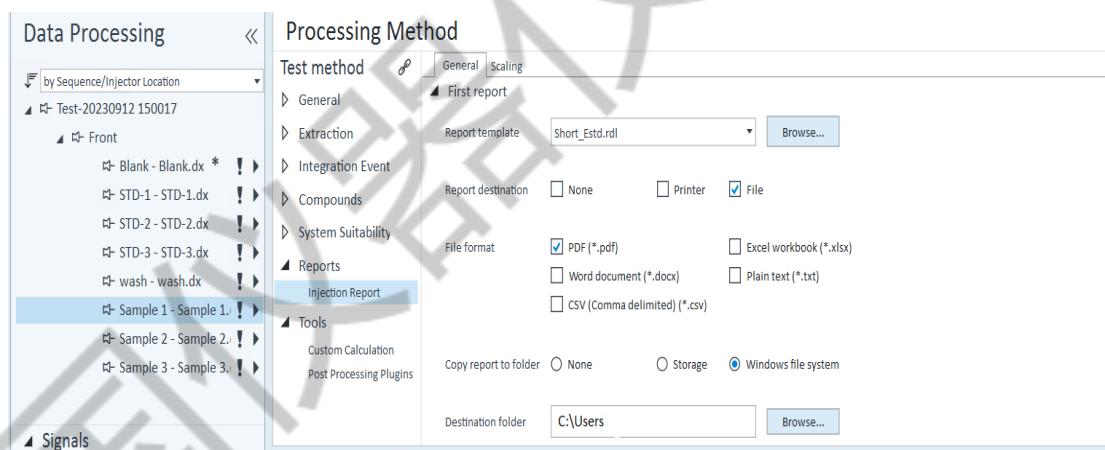

◆还有一种操作就是进入到 reporting 界面下，然后手动选择我们想要的模板，双击一下就会进入到报告预览，在预览中我们可以查看数据是否正确，以及图谱显示是否清洗，纵坐标比例是否合适等等。

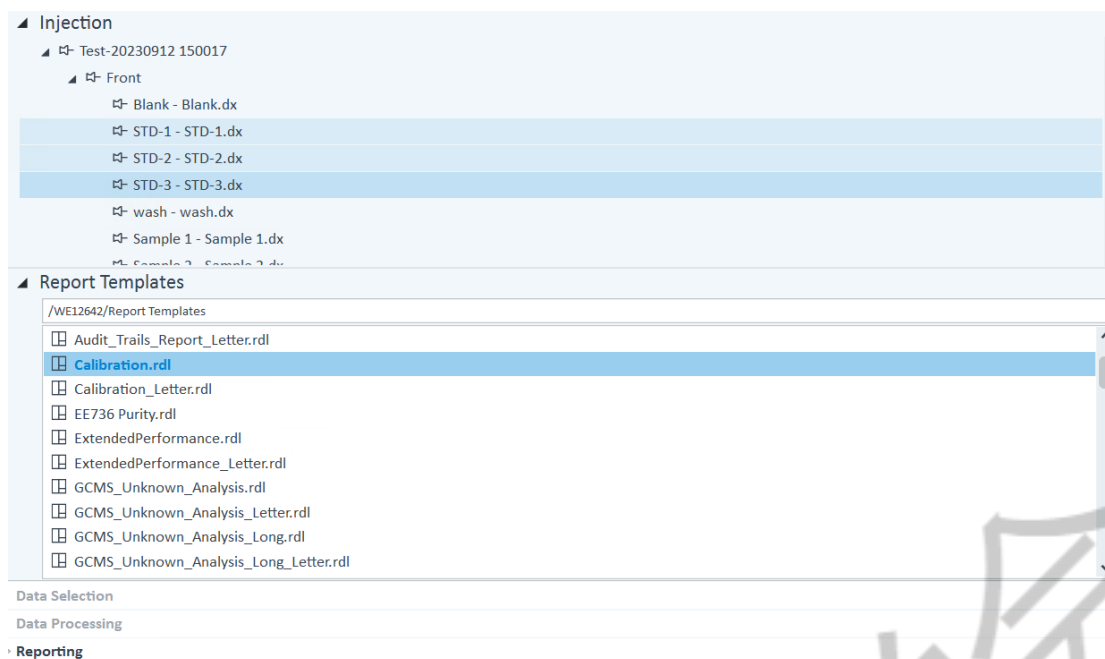

◆ 确认无误后我们在菜单栏点击保存成想要的文件格式，比如 DOCX、XLSX、PDF 以及 TXT，这里一般选择 PDF 的比较常见，有特殊需求的可以选择其它文件类型，然后再找到保存的文件进行打印等操作。如果不想保存，直接想打印出来，那选择打印机按钮，直接输出到打印机进行打印。

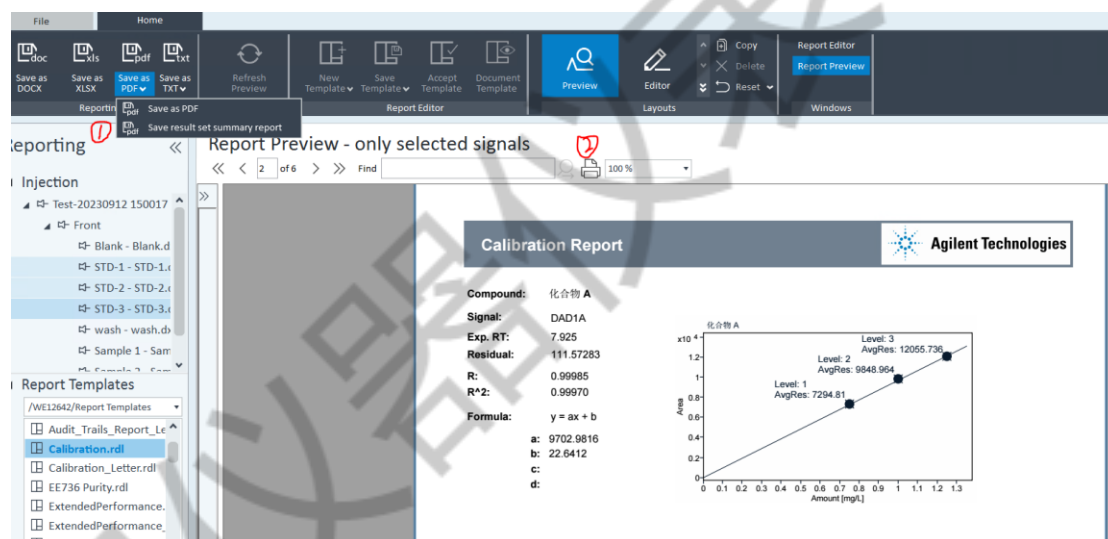

到这一节为止，我们从最开始的软件认识，界面熟悉，再到方法创建、排样、数据处理，到这里的分析报告输出打印，整个流程算是介绍完整了。这一系列内容适合初学者，有些地方写的可能不是很清楚，了解该软件的老师可以在评论区里进行指正补充。如果大家对操作流程还有问题的，可以在评论区进行留言。下一节我们将介绍如何在 CDS 软件中进行背景扣除。